


measureLAB

14580-61

ソフトウェアインストール手順

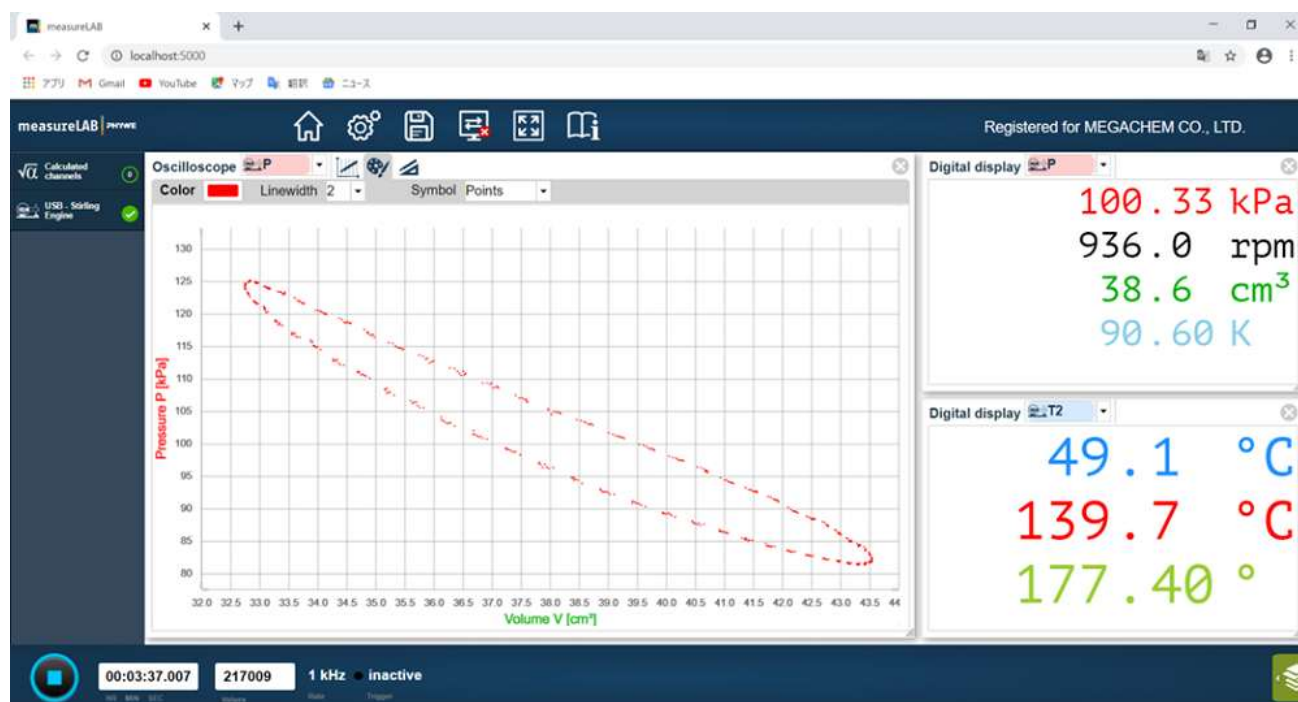

measureLAB (14580-61)

ライセンス No. ※※※ (納品時に提供されます)

2024年 7月

measureLAB のダウンロード

Windows または macOS 用ソフトウェアをダウンロードしてください。
あなたのブラウザに下記リンクをコピーするか、リンクをクリックしてください。

Windows



macOS



Windows

https://repository.phywe.com/v1/get-file/?path=software/setup_measurelab.exe

macOS

https://repository.phywe.com/v1/get-file/?path=software/setup_measurelab.pkg


ダウンロードフォルダへ下記ファイルがダウンロードされます。

「 setup_measurelab.exe 」をダブルクリックしてインストールを開始

同意するをクリック



インストール先を選択して、インストールをクリック

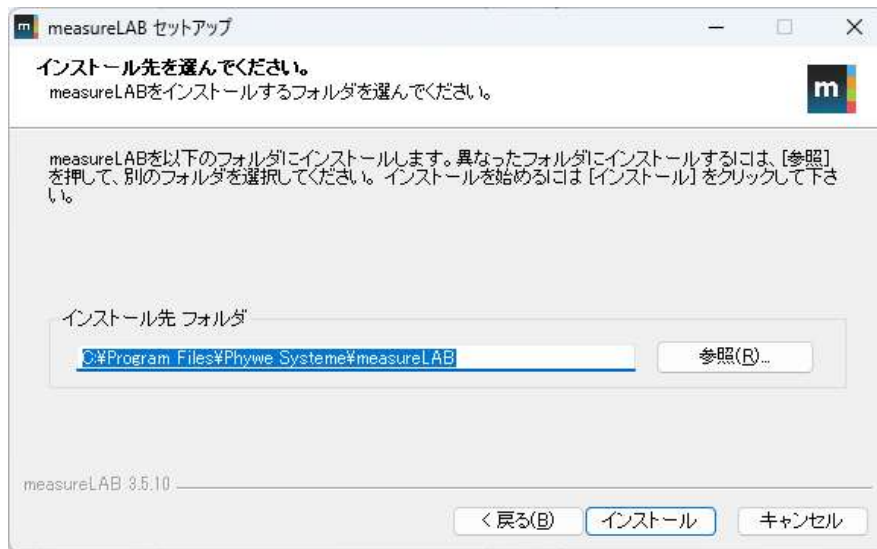

完了をクリック



デスクトップ上にアイコンが現れ、インストールは完了です。




measuerLAB ライセンス登録 ※納品時に提供されます


初めてソフトを開く際、ライセンス番号の入力を求められます。下記手順に従って設定して下さい。

スターリングエンジン実験装置とあなたのコンピュータを付属の USB ケーブルで接続してください。
ソフトウェアのアイコンをクリックしてソフトを立ち上げます。


初めてソフトを立ち上げた際には、下記画面が開きます。
ライセンス番号を入力してください。（納品時添付、表紙に記載）

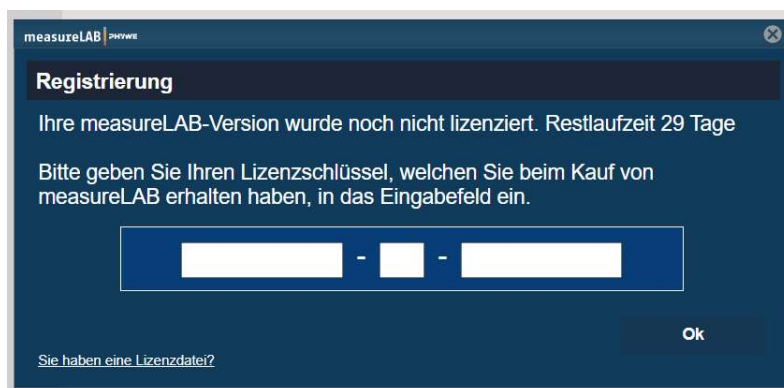

下記ホーム画面が開きます

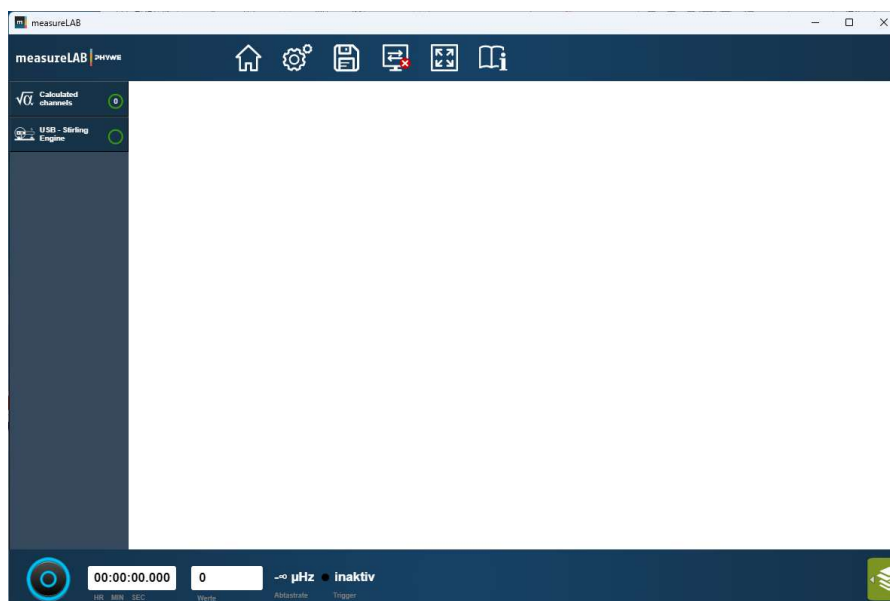


ホーム画面の ホームボタン  をクリックすると下記画面になります。

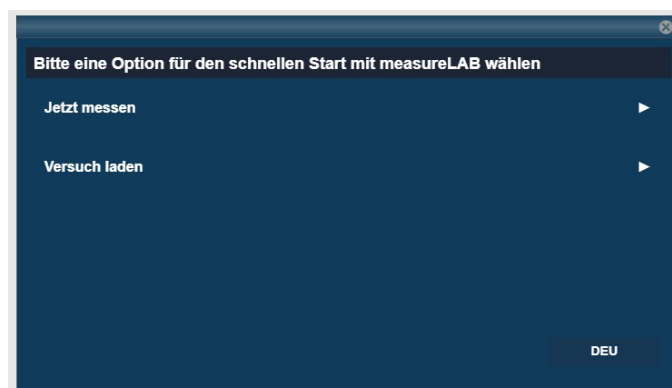

右下の言語を設定して下さい。（英語、ドイツ語、ロシア語）
これで実験の準備は完了です。


ソフトウェアの使い方は [measureLAB 簡単操作ガイド](#)、または [measureLAB 取扱説明書](#) をご覧ください。
“Quick start”をクリックして実験を始めてください。

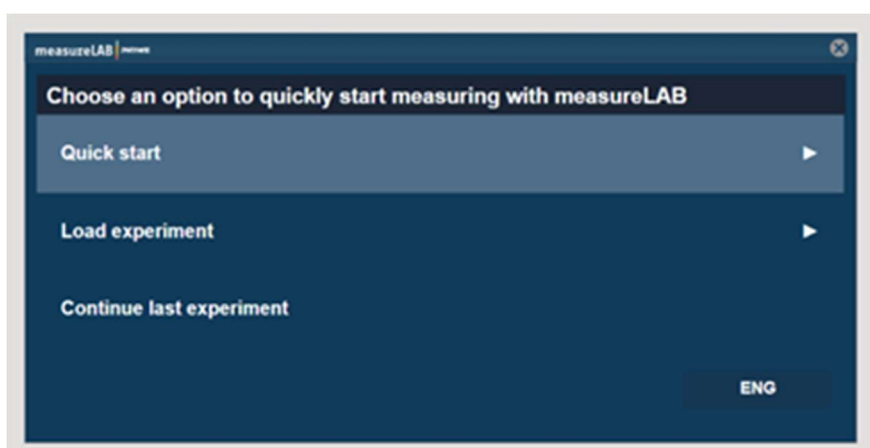

“Quick start” が現れず、下記画面が出た時

データロガーの緑ランプが点いているか確認してください。


データロガーと PC が接続されていません。USB ケーブルを確認してください。

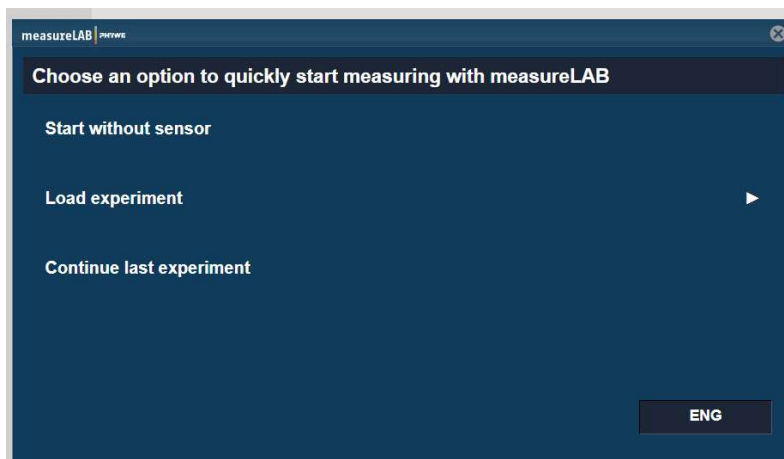


データロガーの緑ランプが点いているが、“Quick start”が現れない時

ドライバーの更新を行ってください。 PC のデバイスマネージャーを開いてください。

赤矢印 位置に “Virtual COM Port” が表示されなければなりません。

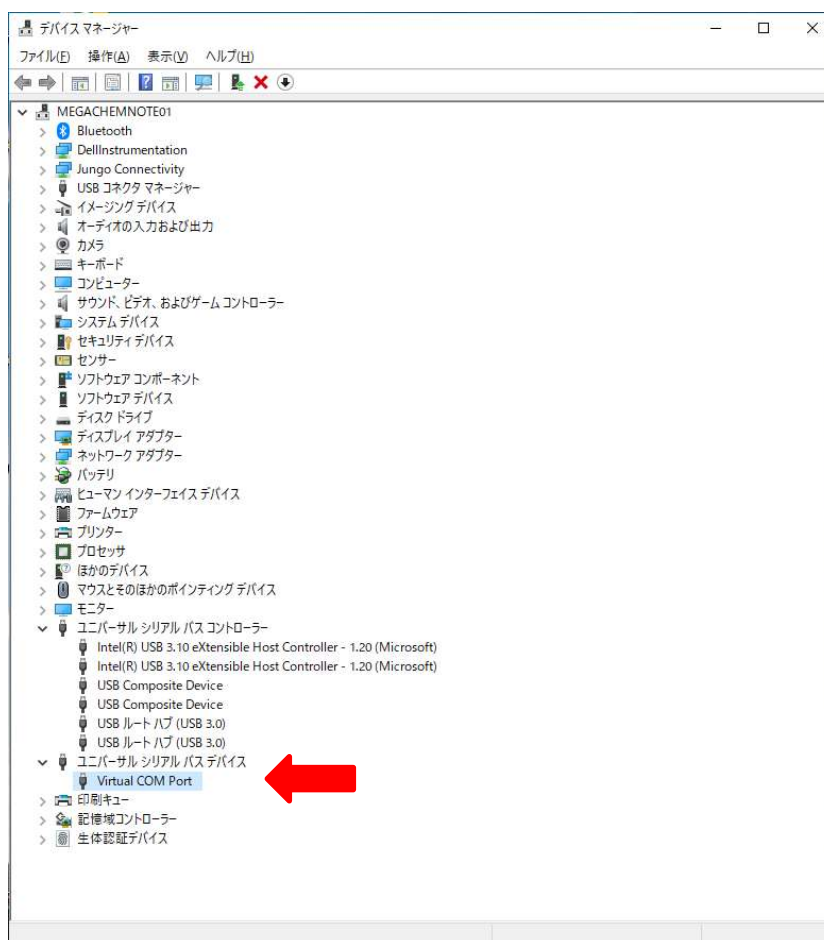


下記位置に“USB シリアルデバイス”として表示されている時

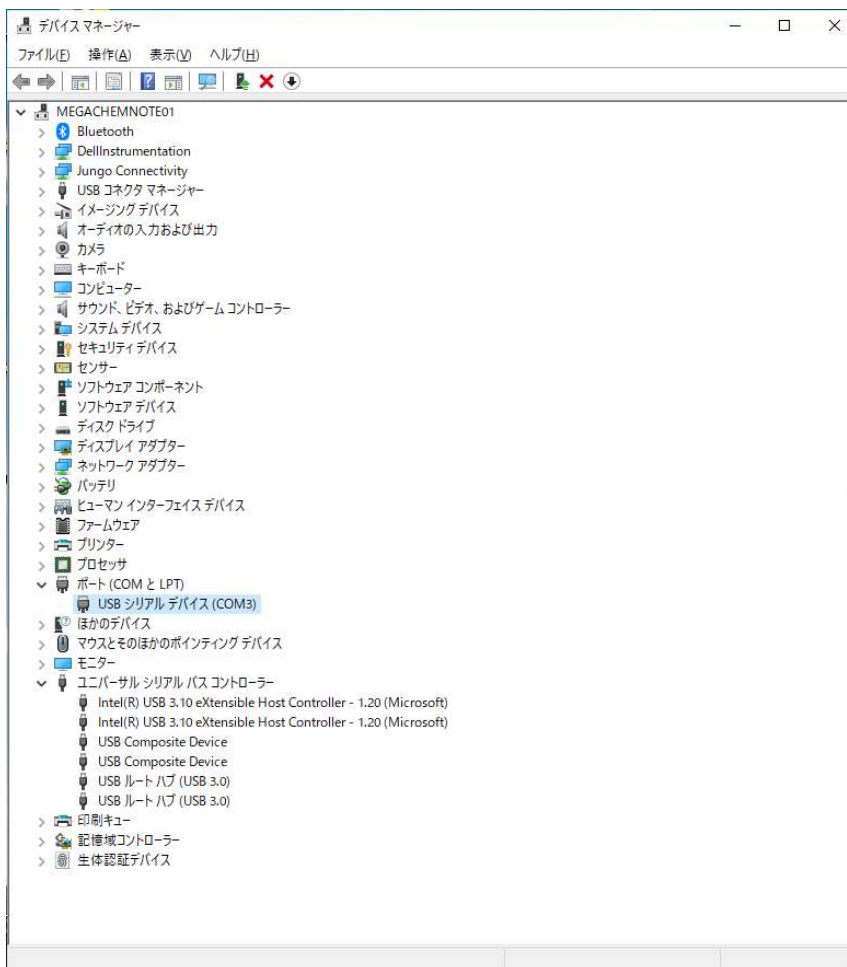

右クリックして“ドライバーの更新”を選択




“コンピュータを参照してドライバー検索”をクリック

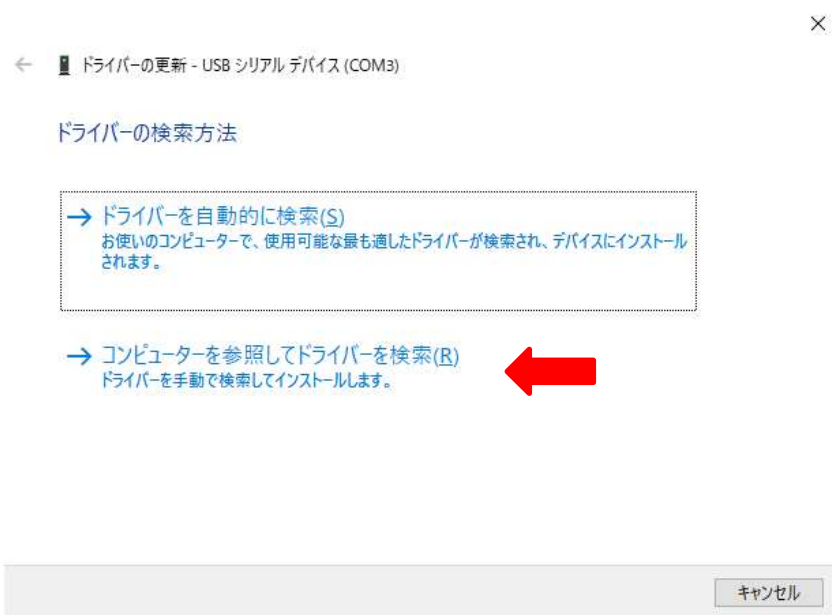

参照から下記アドレスにある“measureLAB”を指定して、次へをクリック


C:\Program Files\Phywe Systeme\measureLAB

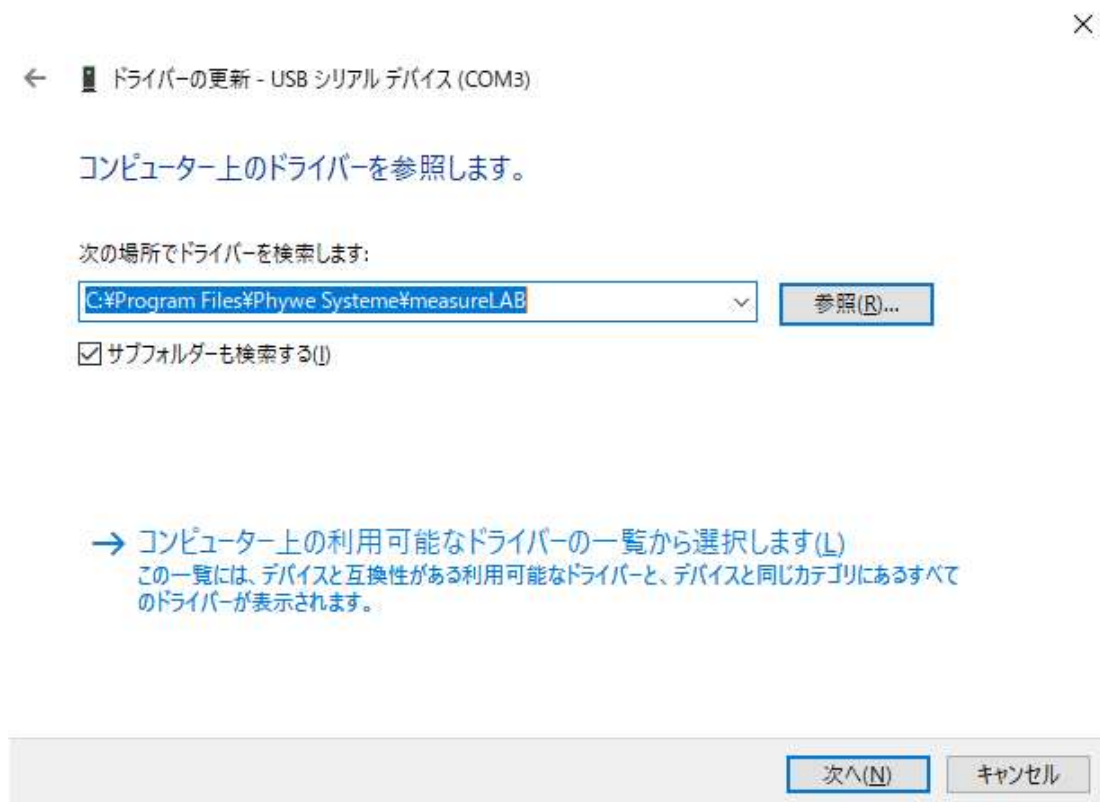

インストールをクリック



ユニバーサルシリアルバスコントローラに“Virtual COM Port”が追加され
データロギングモジュールが読み込まれます。

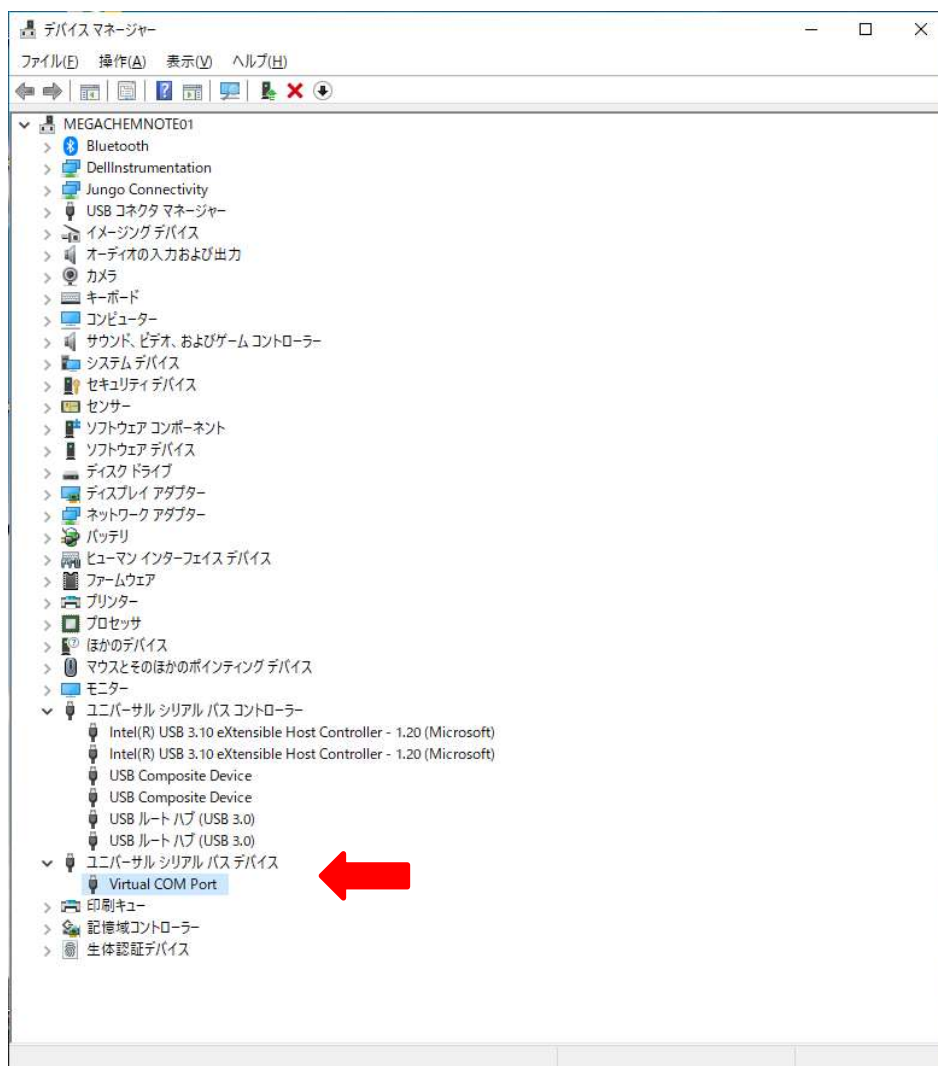

PC ヘデータロガーの USB を接続し、“Quick start”が現れるのを確認してください。

